

BANHO ULTRASSON

Ultracleaner 1400 – UNIQUE

1. Partes do equipamento

- 1.1. Cesto (Figura 1A)
- 1.2. Painel de controle (Figura 1B)
- 1.3. Cuba (Figura 1C)
- 1.4. Tampa (Figura 1D)

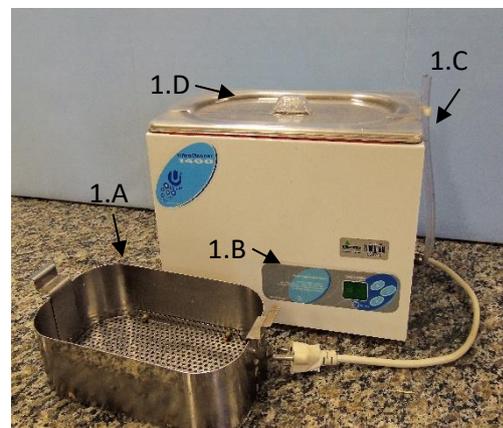


Figura 1. Banho Ultracleaner 1400 – UNIQUE.

2. Instruções de uso

- 2.1. Abra a tampa do aparelho (Figura 1D), segure as alças do cesto (Figura 1A) e retire-o da cuba (Figura 1C).
- 2.2. Verifique se o volume de líquido encontra-se dentro do recomendado (Figura 2). Caso o volume seja inferior, acrescente o líquido (no caso de água, utilizar água destilada ou deionizada) na cuba até o nível indicado.
- 2.3. Recoloque o cesto (Figura 1A) e acomode o material que deseja passar pelas sondas do ultrassom dentro da cuba.
- 2.4. Recoloque a tampa no aparelho, quando for possível.
- 2.5. Certifique-se que a voltagem da rede elétrica do local compatível com o equipamento (220 V) e ligue o cabo de força na rede elétrica.
- 2.6. Neste instante, o visor (Figura 3A) indicará o último tempo utilizado.
- 2.7. Ajuste o tempo requerido utilizando as teclas ▲ (Figura 3B) para elevar o tempo e ▼ (Figura 3C) para diminuir o tempo.
- 2.8. Pressione a tecla ⏻ (Figura 3D) para iniciar o processo de sonicação.
- 2.9. Ao final do tempo programado o aparelho emitirá 6 sinais sonoros, indicando o fim do processo.
- 2.10. Retire o material do cesto (Figura 1A).
- 2.11. Desconecte o equipamento da rede elétrica.

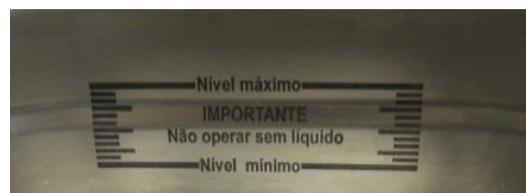


Figura 2. Indicação de nível máximo e mínimo do banho Ultrassom Ultracleaner 1400- UNIQUE.



Figura 3. Painel de controle do Banho Ultrassom Ultracleaner 1400 - UNIQUE.

2.12. A limpeza do equipamento deve ser efetuada semanalmente, ou quando não há previsão de uso futuro, no prazo máximo de 3 dias. Para isto, desengate a mangueira (Figura 4A) do suporte (Figura 4B) e colete o volume em um frasco coletor que comporte o volume mínimo de 2L.

2.13. Espere que todo líquido escoe da cuba.

2.14. Incline levemente o aparelho para que toda água seja retirada.

2.15. Seque a cuba, recoloque o cesto (Figura 1A) já seco e feche a tampa.

2.16. Não guarde o ultrassom úmido ou com líquido em seu interior para evitar a oxidação do equipamento.

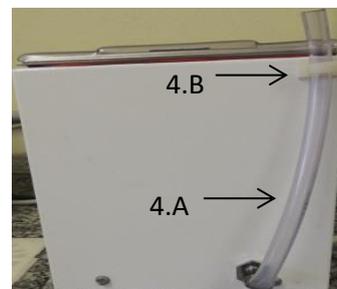


Figura 4. Imagem lateral do banho ultrassom.